

### **Mycoplasma-OFF®**

#### ***Mykoplasmen-Desinfektionsspray***

Man kennt Mykoplasmen als allgemein verbreitete Kontaminationen in Zellkulturen, Virenkulturen und anderen Zelllinien. Kontaminierte Kulturen müssen schnellstmöglich isoliert und zerstört werden, um Kreuzkontaminationen - dem häufigsten Grund für Kontaminationen mit Mykoplasmen in der Zellkultur - zu vermeiden. Besonders kontaminierte Laborausstattung und Arbeitsflächen tragen zur Ausbreitung von Mykoplasmen bei. Nur durch häufiges Reinigen aller benutzten Oberflächen und Laborgeräte kann die Kontamination mit Mykoplasmen im Laborbereich bekämpft und vermieden werden.

Mycoplasma-OFF®, besitzt ein breites Wirkspektrum gegen Mykoplasmen, Viren, Bakterien, Pilze und ist durch den Zusatz von Mynox® zuverlässig im Gebrauch. Es ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur Entfernung von Mykoplasmen.

Mycoplasma-OFF® kann zur Reinigung und Desinfektion von allen Oberflächen und Laborausstattung, wie Werkbänke, Inkubatoren, Arbeitsflächen, Vorratsbehälter von Zellen und Stickstofftanks, eingesetzt werden. Mycoplasma-OFF® kann bei Raumtemperatur benutzt und gelagert werden. Der Kontakt mit der Haut kann zu Hautirritationen führen. Während der Verwendung von Mycoplasma-OFF® sollen Einweghandschuhe und Schutzbrille getragen werden. Räume ohne Klimatisierung sollten nach dem Einsatz von Mycoplasma-OFF® belüftet werden.

#### ***Desinfektion von Oberflächen***

Sprühen Sie Mycoplasma-OFF® direkt auf die kontaminierte Oberfläche bis sie komplett befeuchtet ist. Nach 5 Min. Einwirkzeit wischen Sie die Oberfläche mit einem Papiertuch trocken. ACHTUNG: kann empfindliche Oberflächen farblich beeinträchtigen! Es wird empfohlen, die Empfindlichkeit der Oberfläche vor der Benutzung von Mycoplasma-OFF® an einer geeigneten Stelle auszutesten.

#### ***Desinfektion von Laborgeräten***

Befeuchten Sie ein Papiertuch mit Mycoplasma-OFF® und wischen Sie über alle Oberflächen der benutzen Laborgeräte. Mit einem neuen Papiertuch trocken wischen.

#### ***Desinfektion von Inkubatoren***

Zur Reinigung von Inkubatoren wird das Wasserreservoir geleert und der komplette Innenraum mit Mycoplasma-OFF® besprüht. Nach 2-3 Minuten Einwirkzeit den Inkubator mit einem Papiertuch auswischen und frisches Wasser nachfüllen. Den Inkubator 10 Minuten öffnen, um das verbliebene Mycoplasma-OFF® verdampfen zu lassen.

#### ***Zusammensetzung***

32,5 % Isopropanol  
18,0 % Ethanol  
0,1 % Glutaraldehyde  
0,05 % Mynox®

#### ***Artikelnummer***

15-1000 Sprühflasche (1 l)  
15-5000 Nachfüllflaschen (5 x 1l)